


Com utilitzar el panell remot de l'aplicació?

▶ Recorda que per visualitzar correctament els experiments cal utilitzar el navegador *Internet Explorer* i tenir instal·lat a l'ordinador el **Runtime LabView 7.1** que es pot descarregar des del propi web. També es pot visualitzar, *online* i en temps real, l'experiment a través de la webcam (laboratori en directe).

Quan s'accedeix a una determinada pràctica del **Laboratori Remot iLabRS** a través del web <http://ilabrs.etsetb.upc.edu> s'obre una nova finestra del navegador i es descarrega el panell remot de l'aplicació.

Per prendre el control del panell remot de l'aplicació, i poder utilitzar-lo per dur a terme l'experiment, cal:

1. Fer un clic sobre el panell remot, amb el botó esquerra del ratolí, per seleccionar-lo.
2. A continuació, fer un clic sobre el panell remot amb el botó dret del ratolí. En el menú de context que s'obre, escollir l'opció **Request Control of VI**. D'aquesta manera es pren el control de l'aplicació a través del panell remot.
3. Prémer el botó **Run**  (part superior del panell remot) per executar la pràctica/experiment. L'aplicació també es pot fer funcionar a través de l'opció *Run* del menú *Operate* o bé amb la combinació de tecles **CTRL+R**.

A la part superior esquerra del panell hi ha tres botons, la funció dels quals és la següent:

